

Verwijder consequent mijten, luizen en larven:
De automatische bladborstel

De borstelmachine is het hulpmiddel voor het onderzoeken van kleine insecten.

- ✓ Voor roest-, spintmijten, bladluizen ...
- ✓ Ook voor aanhechtende larven
- ✓ Gedefinieerde voorwaarden voor reproduceerbare resultaten
- ✓ Sind tientallen jaren bewezen in het gewasbeschermingsonderzoek
- ✓ Draagbaar voor gebruik in het veld

 www.mitebrush.com



HOE HET WERKT:

De mijtenborstelmachine verwijdert snel en efficiënt alle mijten uit bladmonsters van vrijwel alle plantensoorten.

Elk blad wordt door een paar roterende borstels gevoerd, gemonteerd op verstelbare lagers, voor een variabele borstelkracht. Het blad wordt vervolgens verwijderd en weggegooid. De mijten worden afgezet op een rond microscoopglasje dat op een roterende tafel onder de onderste opening van de buis is gemonteerd.

De roterende tafel zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de insecten, wat zorgt voor een snelle en nauwkeurige telling en identificatie. Het glaasje wordt in een microscooptafelhouder geplaatst met een tafelpatroon dat efficiënt tellen mogelijk maakt. De tafelhouder is op één punt ingekeept om een volledige rotatie aan te geven en mogelijke fouten te voorkomen.



OMVANG:

- ✓ Duurzame machine van aluminium en roestvrij staal
- ✓ Stroomvoorziening
- ✓ Stevige transportkoffer
- ✓ vervangende borstels



www.mitebrush.com

Made in Germany by:



JUCHHEIM
Laborgeräte GmbH

JUCHHEIM Laborgeräte GmbH
Handwerkstraße 3-7
54470 Bernkastel-Kues
info@juchheim-gmbh.de